
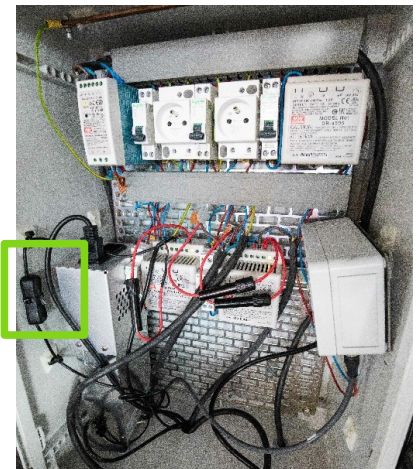
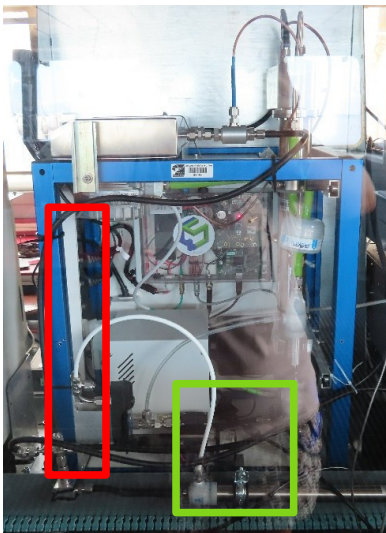


Durée : 5 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : Facile

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, et noter le nom de la manip et de l'opérateur.
- Ouvrir le Switch KVM (l'écran rackable), presser le bouton de sortie de veille (le plus à droite sous l'écran), puis presser le bouton 9 noté SMPS. Le logiciel devrait s'afficher comme ci-contre :
- Éteindre Windows normalement.
- Éteindre la multiprise fixée à la paroi métallique (encadré rouge ci-dessous).

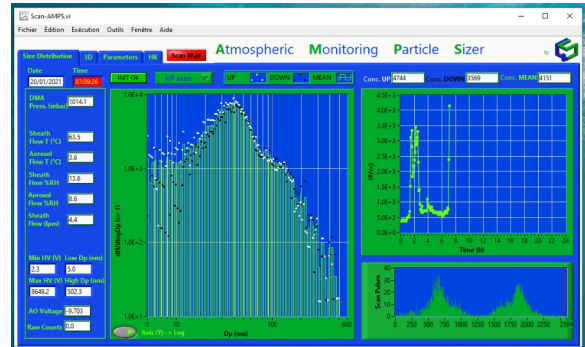

- Éteindre la pompe de l'AMPS en basculant l'interrupteur situé dans le coffret électrique (encadrés verts ci-dessus).
- Pour remettre en route l'AMPS, remettre sur ON le switch de la pompe, puis celui de la multiprise.
- Windows redémarrera automatiquement, mais n'ouvrira pas la session. Entrer donc sur la session MAPIO, et entrer le mot de passe lamp2020. Le logiciel démarrera automatiquement.