

Durée : 1 minutes

Périodicité : 1 jour

Difficulté : Facile

Lors du contrôle du CCN100, il faut vérifier que :

- Le comptage est en cours
- Il y a de l'eau dans les flacons, et qu'il n'y en a pas dans le Water trap.
- Il n'y a pas d'alarme activée dans l'onglet monitor
- La valeur du 1st stage monitor (onglet OPC) est proche de 0.03 +/- 0.02
- Le Flow Ratio (onglet Flows) se trouve bien autour de 10 +/- 0.3
- Les différentes courbes affichées paraissent normales

