

Durée : 15 minutes

Périodicité : 3 – 6 mois

Difficulté : Moyen

1. Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, et noter le nom de la manip et de l'opérateur.
2. Eteindre l'appareil
3. Retirer le capot du CCN
4. Localiser le filtre OPC
5. Déclipser le filtre de l'attache en métal indiquée en orange
6. Démontez les deux Luer en plastique du circuit d'air indiqués en vert
7. Retirer le filtre sale et mettre en place le filtre neuf
8. Remettre en place les Luer du circuit d'air, et reclipser le filtre en place
9. Rallumer l'appareil
10. Refermer le capot du CCN

