


Durée : 5 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : Facile

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, et noter le nom de la manip et de l'opérateur.
- Ouvrir le Switch KVM (l'écran rackable), presser le bouton de sortie de veille (le plus à droite sous l'écran), puis presser le bouton 4 noté CCN100. Le logiciel devrait s'afficher comme ci-contre.

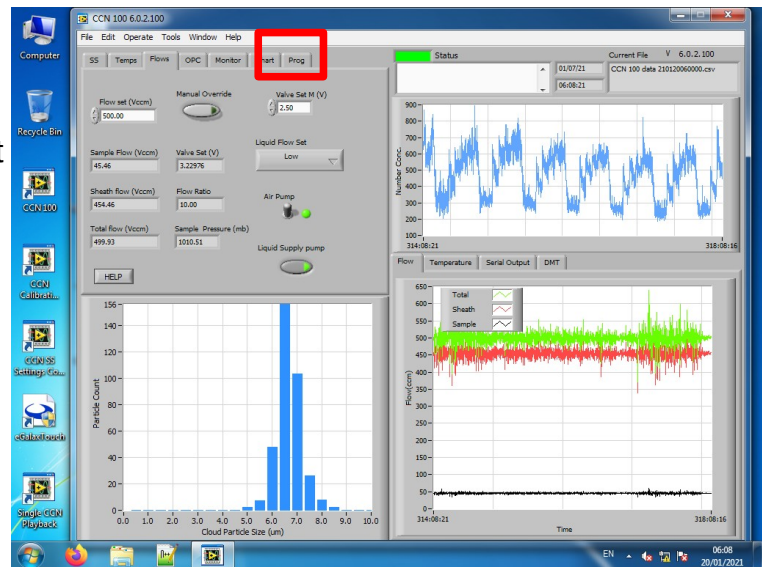

- Cliquer sur l'onglet « Prog » (encadré ci-contre).
- Cliquer sur le bouton « Close CCN Program and Shut Down Windows ».
- Attendre que le programme se ferme et que Windows soit complètement éteint.
- Mettre sur OFF le switch blanc sur le côté du CCN (photo ci-contre).
- Mettre OFF le switch du boîtier d'alimentation dans le coffret électrique au coin de la table amortie (photo ci-dessous).
- Pour remettre en route le CCN, remettre sur ON le switch du boîtier, puis celui du CCN. Windows redémarrera automatiquement, et le logiciel également.

