

Durée : 15 minutes

Périodicité : 3 mois

Difficulté : Moyen

1. Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, et noter le nom de la manip et de l'opérateur.
2. Eteindre l'appareil
3. Retirer le capot du CCN
4. Localiser le filtre de gaine
5. Démontez les deux écrous du circuit d'air indiqués en orange.
6. Retirer le filtre sale et mettre en place le filtre neuf.
7. Remettre en place les écrous du circuit d'air.
8. Rallumer l'appareil.
9. Refermer le capot du CCN.

