

Durée : 15 minutes

Périodicité : si nécessaire

Difficulté : Moyen

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, et noter le nom de la manip et de l'opérateur.

Lorsque la partie bleue du tube de dessiccation devient rose, c'est que le tube a été exposé à beaucoup trop d'humidité. Il faut donc le changer.

Pour ça, il faut :

1. Eteindre l'appareil
2. Retirer le capot du CCN
3. Localiser le tube de dessiccation, derrière le Nafion.
4. Démonter les deux écrous du circuit d'air indiqués en vert.
5. Dévisser les 4 vis indiquées en orange sur la photo, ainsi que les plaques de verre qu'elles retiennent, tout en maintenant le tube.
6. Retirer le tube humide et mettre en place le tube neuf.
7. Remettre en place les plaques de verre, les vis et les écrous du circuit d'air.
8. Rallumer l'appareil.
9. Refermer le capot du CCN.

