



Procédure Cytomètre : Remplissage des billes

Page 1/1

Durée : 10 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : Moyen

Remplissage des billes

Le cytomètre peut rester fermer.

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, et noter le nom de la manip et de l'opérateur.
- Dans Instrument Control :
 - Deflate pinchvalve
 - Beads pinchvalve
 - Sample pump ON
- Utiliser le tubing « PS 2µm SF de SM 19/11/20 » et connecter une seringue remplie d'eau MilliQ + billes (1mL de bille + 9mL d'eau).
- La faire « succer » par la pompe péristaltique. Pas besoin d'ouvrir la seringue.
- Remplir les Settings avec la nouvelle quantité / concentration de billes.