


Durée : 5 minutes

Périodicité : 3 miles des  
côtes

Difficulté : Facile

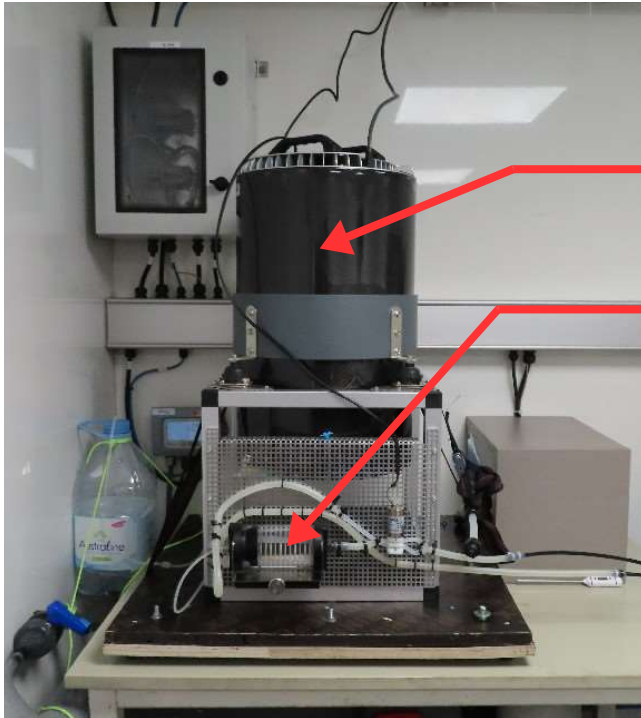


- Le Cytomètre se trouve au pont E, dans le labo 5033 (boutique TAAF).

Cytomètre

Sous-  
Echantillonneur


Bulle(s)

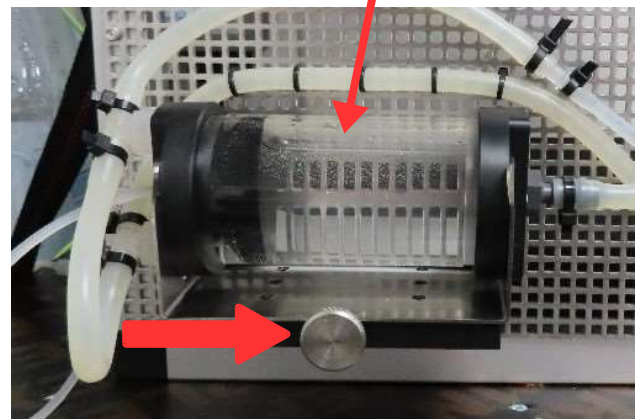

- Dévisser la vis de maintien du sous-échantillonneur :

- sortir délicatement la boîte inox de son support (coincé entre une plaque inox et le socle plastique noir) :

- Incliner le sous-échantillonneur pour permettre l'évacuation de l'eau par la sortie du circuit.
- Remettre le sous-échantillonneur en place et revisser la vis à fond pour bien le bloquer.

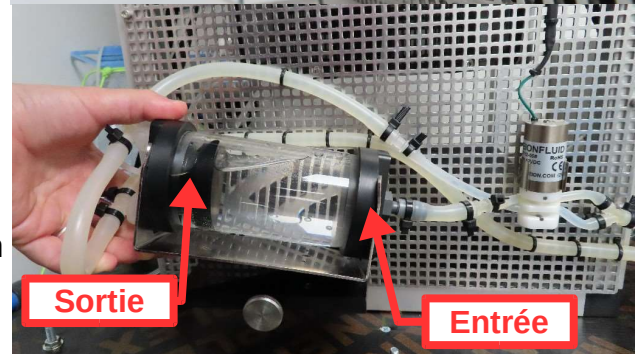

Sortie

Entrée