

**Durée : 1 minutes**

**Périodicité : Si nécessaire**

**Difficulté : Facile**

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, le nom de l'instrument et celui de l'opérateur, et noter le nom de la manip.
- Arrêter l'acquisition des données (menu → Acquisition → Stop, puis menu → configuration → quit). La fermeture du programme peut prendre quelques minutes si une mesure est en cours.
- Éteindre le PC normalement.
- Éteindre l'analyseur avec le switch à l'avant de l'appareil :



- Débrancher le PC d'acquisition.
- Pour le rallumer, rebrancher le PC et rebasculer le switch de l'appareil.