

Durée : 30 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : facile

Matériel nécessaire :

- Tournevis Alen CPC

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, et noter le nom de la manip et de l'opérateur.
- Si il y a beaucoup d'air visible depuis la petite fenêtre, il faut purger le système.
- Démonter l'humidificateur sans le détacher du flacon.
- Remplir le flacon d'eau MilliQ
- Retirer le capuchon Luer-Lok™ sur le côté de la fenêtre
- Purger l'air depuis l'humidificateur vers l'extérieur. Il est possible d'utiliser une seringue (fig. gauche) ou simplement d'élever le flacon plus haut que l'humidificateur pour siphonner l'air.
- Remettre en place le capuchon Luer-Lok™ en le serrant délicatement (il est plus hermétique que l'on pense) (fig. centre).
- Remettre en place l'humidificateur (fig. droite)

